

# Product Information: AgriStrip Potato Virus Y (PVY)

## Intended use

This test is intended to detect PVY in suspicious leaf samples. This virus is transmitted by aphids but also spreads easily by mechanical means. The disease is most important on potato, tobacco, pepper and tomato, but the host range includes species from more than 9 families. Symptoms can include leaf mottling, streak, or veinal necrosis.

## Specificity and sampling instruction

This AgriStrip assay contains monoclonal antibodies recognizing the whole range of PVY isolates from the tobacco veinal necrosis (PVY<sup>N</sup>), common (PVY<sup>C</sup>), and stipple streak (PVY<sup>S</sup>) strain groups. Strongest coloration of testbands is obtained with an 1:60 to 1:120 (w/v) dilution. Please note: extracts of some potato varieties can cause an unspecific greenish colored test band, which should be interpreted as a negative result, however. A positive reaction is always characterized by a reddish to red colored test band.

## Instructions for use

- 1) Place approx. 0.1 g of leaf (corresponds to the size of 1 Euro coin or ≈ 5 cm<sup>2</sup>) into an extraction bag (Fig. 1\*) and add 3 ml of **AgriStrip extraction buffer A** with a disposable pipette (1:30 w/v).
- 2) Homogenize the tissue with a handheld homogenizer with a few movements for not more than 2-3 seconds (Fig. 2\*).
- 3) **Transfer 2 drops of extract (Fig. 3\*) and 2 drops of extraction buffer into a cuvette.**
- 4) Insert the end of the strip marked «sample» into the extract (Fig. 4\*) and observe formation of colored bands.

\* For figures, please refer to «AgriStrip General Information».

Maximal  
sample size



## Ordering Information

Product	Art. No.	Assays
PVY <b>AgriStrip</b> Complete kit	112981	25
PVY <b>AgriStrip</b> Single strips*	112982	25
PVY <b>AgriStrip</b> Single strips*	112983	100
* including <b>AgriStrip</b> Extraction buffer A, ready-to-use		
Optional Products	Art. No.	Size
Cuvette rack, holds 12 cuvettes	2166	1
Cuvettes, disposable	2534	100
Pipettes, disposable	2292	500
Extraction bags «Universal»	430100a	100
Homogenizer hand model	400010	1

1/1

Version: 2 - 19.04.2011

# Produktinformation: AgriStrip Potato virus Y (PVY)

## Verwendung

Dieser Test ermöglicht den Nachweis von PVY in symptomatischen Blattproben. Diese Viruskrankheit wird hauptsächlich von Blattläusen übertragen, kann aber auch durch Kontakt verbreitet werden. Das Wirtsspektrum umfasst neben Kartoffel, Tabak, Peperoni, und Tomaten als wichtigste Vertreter der Familie der Nachtschattengewächse auch Arten von mehreren weiteren Familien. Die Symptome können je nach Virusstamm und Wirt unterschiedlich ausgeprägt sein und umfassen neben Nekrosen, Vergilbungen, Flecken an Blättern oder Venennekrosen, auch Zwergwuchs der Pflanze oder nach unten gebogene Blattränder.

## Spezifität und Empfindlichkeit

Dieser AgriStrip Test basiert auf monoklonalen Antikörpern, welche die Gesamtheit der Isolate aus den Stammgruppen PVY<sup>N</sup>, PVY<sup>O</sup> und PVY<sup>C</sup> erkennen. Die intensivste Färbung der Testlinien wird mit einer Extrakt-Verdünnung von 1:60 bis 1:120 (w/v) erzielt. Bei gewissen Kartoffelsorten kann eine grüne, unspezifische Färbung der Testlinie auftreten, die als negative Reaktion zu bewerten ist. Eine positive Reaktion ist nur dann gegeben, wenn die Testlinie rot eingefärbt wird.

## Gebrauchsanleitung

- 1) Ungefähr 0.1 g Blattmaterial (entspricht der Grösse einer 1 Euro-Münze oder ≈ 5 cm<sup>2</sup>) in den Extraktionsbeutel geben (Fig. 1\*) und 3 ml **AgriStrip Extraktionspuffer A** mit einer Einwegpipette dazugeben (1:30, w/v).
- 2) Die Proben mit dem Handhomogenisator mit wenigen Bewegungen max. 2 Sek. homogenisieren (Fig. 2\*).
- 3) **2 Tropfen des Extrakts** (Fig. 3\*) **und 2 Tropfen Extraktionspuffer in eine Küvette pipettieren.**
- 4) Einen Teststreifen mit dem «sample» markierten Ende in den Extrakt tauchen und die Einfärbung der Banden beobachten (Fig. 4\*). Das Ergebnis liegt nach 10 -15 Minuten vor.

\* Die Abbildungen (Fig. 1-4) befinden sich in der «Allgemeine Beschreibung AgriStrip».

Maximale  
Grösse der  
Blattprobe



## Bestellinformationen

Beschreibung	Art. Nr.	Anzahl Tests
PVY <b>AgriStrip</b> Komplettes Kit	112981	25
PVY <b>AgriStrip</b> Teststreifen*	112982	25
PVY <b>AgriStrip</b> Teststreifen*	112983	100
* inkl. gebrauchsfertiger <b>AgriStrip</b> Extraktionspuffer A		
Weitere Produkte	Art. Nr.	Stückzahl
Küvettenhalter für 12 Küvetten	2166	1
Einwegküvetten	2534	100
Einwegpipetten	2292	500
Extraktionsbeutel «Universal»	430100a	100
Handhomogenisator	400010	1

1/1

Version: 2 - 19.04.2011