


Product Information

HOMEX 6 Instructions

Filling the rack

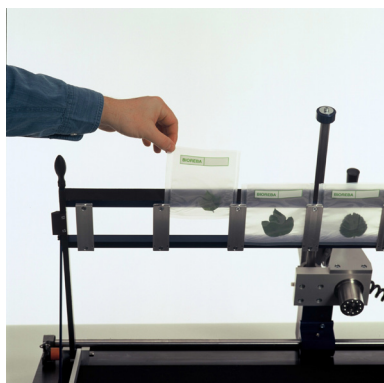

Insert 1 to 5 extraction bags in the open rack.

Closing the rack



Close the rack by turning the two clamping-screws (1) to fix the bags in the homogenizing position.

Homogenizing




Switch the motor on and homogenize the sample by gliding the „ball-bearing head“ over the bags, using the handle.

Changing the rack



To change the rack, push the knobs (2) at the two fixing-screws and pull the screws out. Insert the rack and put the screws back in position.


Removing the ball-bearing head

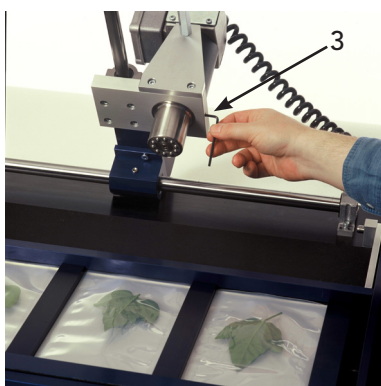

To replace or clean the ball head, first unscrew the side screw (3) and then remove the cover. To completely remove the head, remove the head locking screw (4). When reassembling the head, it is important to insert the fixing screw (4) in the recess of the metal support. Scan the QR code to watch a short video tutorial (starts at 0:49).



Maintenance, storage and corrosion protection

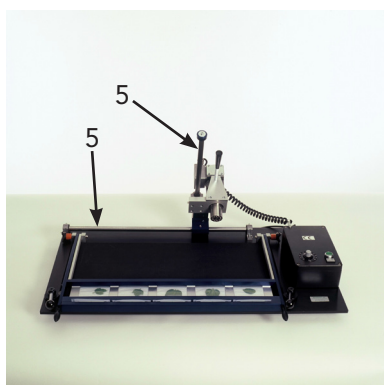

Scan me.

Watch the tutorial on our YouTube channel.

Immediately remove spills of extraction buffer with a humid soft cloth, then wipe dry - in particular when buffer entered the ball-bearing head. Lubrify the two gliding axes (5) daily with a soft cloth, wetted with oil or by using an anti-corrosion protection spray. Check the holding-screws of the motor and the rack and tighten them if necessary. Replace the aluminium bars holding the bags when they look worn. They are made of „soft“ aluminium to prevent the ball-bearing head from damage.

HOMEX 6 contains parts which may rust. Store and operate the HOMEX 6 at a dry place to avoid corrosion.

1/1

Version: 5 - 05.02.2024


Adaptations from last version: Minor change in maintenance, new QR code for video tutorial.

Produktinformation

HOMEX 6 Bedienungsanleitung



Beladen des Racks

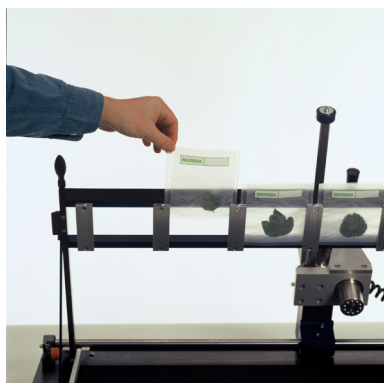

Füllen Sie 1-5 Extraktionsbeutel in das geöffnete Rack.

Schliessen des Racks



Schliessen Sie das Rack durch Drehen der zwei Handgriffe (1), um die Extraktionsbeutel zu fixieren.

Homogenisieren



Schalten Sie den Motor ein und führen Sie die Kugellagerscheibe mit dosiertem Druck über die Extraktionsbeutel.

Wechseln des Racks



Drücken Sie den Knopf an den zwei seitlichen Bolzen (2) und ziehen Sie diese heraus. Setzen Sie das andere Rack und die Bolzen wieder ein.

Auswechseln des Kugellagerkopfes



Um den Kugellagerkopf zu reinigen oder auszuwechseln, öffnen Sie erst die Schraube (3) und entfernen Sie den Schutzring. Danach lösen Sie die Schraube (4) und ziehen den Kugellagerkopf von der Antriebsachse ab. Beim Zusammenbau des Kugelkopfes ist darauf zu achten, dass die Schraube (4) in die Aussparung des Metallträgers eingesetzt wird, siehe Video-Tutorial (ab 0:49):




Unterhalt, Aufbewahrung und Korrosionsschutz



Scanne mich.

Tutorial auf unserem YouTube-Kanal ansehen.

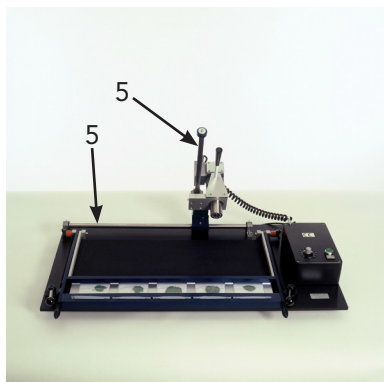

Ausgetretenen Extraktionspuffer sofort mit einem weichen, feuchten Tuch entfernen und Metallteile gründlich trockenreiben. Dies gilt insbesondere, wenn Extraktionspuffer in das Kugellager eingedrungen ist. Die beiden Gleitachsen (5) täglich mit einem leicht geölten, weichen Tuch oder mit einem Korrosionsschutzspray reinigen und ölen. Bei Bedarf die Schrauben am Motor und am Gestell nachziehen. Bei Verschleiß sind die Beutelhalteschienen auszutauschen. Diese sind aus „weichem“ Aluminium, um Beschädigungen der Kugellager zu vermeiden.

Der HOMEX 6 enthält Teile, die rosten können. Lagern und betreiben Sie die HOMEX 6 an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

1/1


Version: 5 - 05.02.2024

Anpassungen gegenüber letzter Version: Kleine Änderung beim Auswechseln, neuer QR code.

Information produit

Instructions pour HOMEX 6

Charger le rack

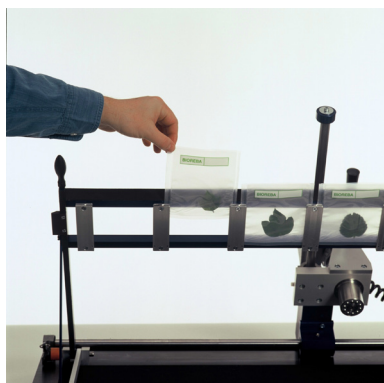

Insérer 1 à 5 sachets d'homogénéisation dans le rack en position ouverte.

Fermer le rack



Bloquer le rack à l'aide des 2 leviers de serrage (1) afin de maintenir les sachets fermés lors de l'homogénéisation.

Homogénéisation



Allumer le moteur et homogénéiser le contenu des sachets en déplaçant la tête de broyage à l'aide de la poignée, sans appuyer trop fort.

Changement de rack



Presser simultanément les deux boutons (2) situés à l'extrémité des deux axes de fixation et enlever ces derniers. Insérer le nouveau rack puis replacer les deux axes de fixation.


Changement de la tête de broyage



Pour changer ou nettoyer la tête de broyage, dévisser et démonter le cache de protection (3). Pour retirer la tête de broyage entièrement, dévisser la vis (4). Il est crucial que lors du remontage de la tête de broyage, la vis (4) soit insérée au niveau de l'encoche du support métallique. Vous pouvez suivre une vidéo didactique en scannant le code QR suivant, (0:49):



Entretien et protection anti-corrosion

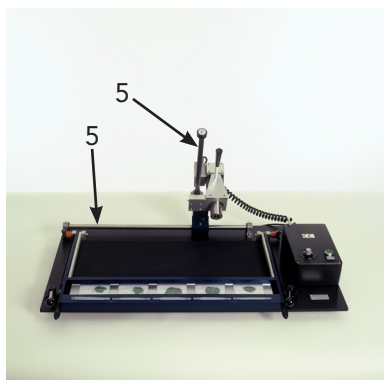

Enlever les éventuelles traces de tampon d'extraction sur l'appareil avec un chiffon humide, en particulier sur la tête de broyage. Bien sécher tous les éléments. Graisser quotidiennement les deux axes de déplacements (5) à l'aide d'un chiffon légèrement huilé ou d'un spray anti-corrosion. Resserrer les vis de fixation du moteur et du rack si nécessaire. Remplacer les barrettes en aluminium qui maintiennent les sachets si elles sont usées. L'aluminium est spécialement „souple“ afin de ne pas endommager la tête de broyage.

Le HOMEX 6 contient des éléments qui peuvent rouiller. Conserver et utiliser le HOMEX 6 dans un endroit sec afin d'éviter toute corrosion.



Scannez-moi.


Voir le tutoriel sur notre chaîne YouTube.

1/1

Version: 5 - 05.02.2024

Adaptations de la dernière version: Changement mineur dans la changement, nouveau code QR.

Cargar el bastidor

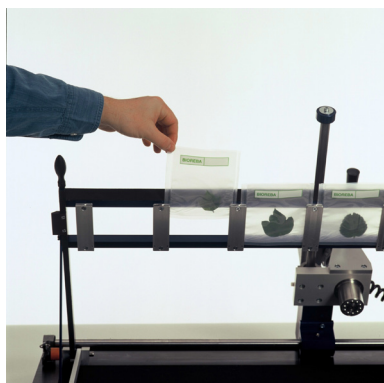

Introducir de 1 a 5 bolsas de homogeneización en el bastidor en posición abierto.

Cerrar el bastidor



Bloquear el bastidor con ayuda de las dos palancas de sujeción (1) para mantener las bolsas cerradas durante la homogeneización.

Homogeneización



Encender el motor y homogeneizar el contenido de las bolsas desplazando el cabezal sujetándolo del mango.

Cambio de bastidor



Presionar simultáneamente los dos mandos situados en la extremidad de los dos tornillos de fijación (2) y retirar estos últimos. Insertar el nuevo bastidor y colocar nuevamente los dos tornillos de fijación.

Cambio del cabezal macerador




Para cambiar o limpiar el cabezal, desatornillar y desmontar la cubierta de protección (3). Para retirar el cabezal, quitar el tornillo (4). Es fundamental que al volver a montar el cabezal, el tornillo (4) se introduzca en la muesca del soporte metálico. Puede ver un vídeo tutorial escaneando el siguiente código QR (desde 0:49):



Escanéame.

Vea el tutorial en nuestro canal de YouTube.

Mantenimiento y protección anti corrosión

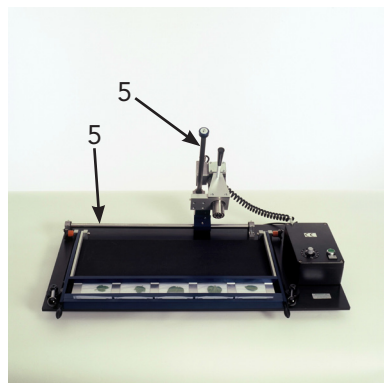

Eliminar las posibles marcas del líquido de extracción sobre el aparato con un paño húmedo particularmente sobre el cabezal. Secar bien todos los elementos. Lubricar diariamente los dos ejes de desplazamiento (5) con la ayuda de un paño usando el aceite provisto junto con el equipo o con un spray anticorrosivo. Apretar los tornillos de fijación del motor y del bastidor si es necesario. Reemplazar las varillas (guías) de aluminio que mantienen las bolsas si estuviesen dañadas. El aluminio es especialmente flexible con el fin de no estropear el cabezal del HOMEX 6.

El HOMEX 6 contiene elementos susceptibles de oxidar. Colocar y utilizar el HOMEX 6 en un lugar seco para evitar la corrosión.

1/1

Version: 5 - 05.02.2024

Adaptaciones de la última versión: Cambio menor en el mantenimiento, nuevo código qr.